

Allergeni

Colonna: **MEGA-WAX FAST - 0.10mm, 0.10µm, 5m**

Codice Catalogo: F-WAX-010-010-5

Condizioni:

Iniezione: Split 230°C, 0.5µL, 1:300 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1% in Cicloesano.


Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 50°C (0.1min),
 50°C/min, 230°C (2min).

Carrier Gas: Idrogeno, 0.5 mL/min.

Identificazione:

1. Limonene
2. Linalolo
3. 2-Metil ottanoato
4. Nerale
5. Veratrolo
6. Geraniale
7. /
8. Alfa-isometil ionone
9. Geraniolo
10. Alcool benzilico
11. Alfa-Metil ionone
12. Idrossicitronellale
13. Cinnamale
14. Citronellolo
15. Eugenolo
16. Amil cinnamale
17. Anisolo
18. Cinnamolo
19. Farnesol 1
20. Isoeugenolo
21. Esil cinnamale
22. Esil cinnamale 2
23. 1-Fenil-decanone
24. Cumarine
25. Lyril 2
26. /
27. Benzil benzoato
28. Benzil salicilato
29. Benzil cinnamato

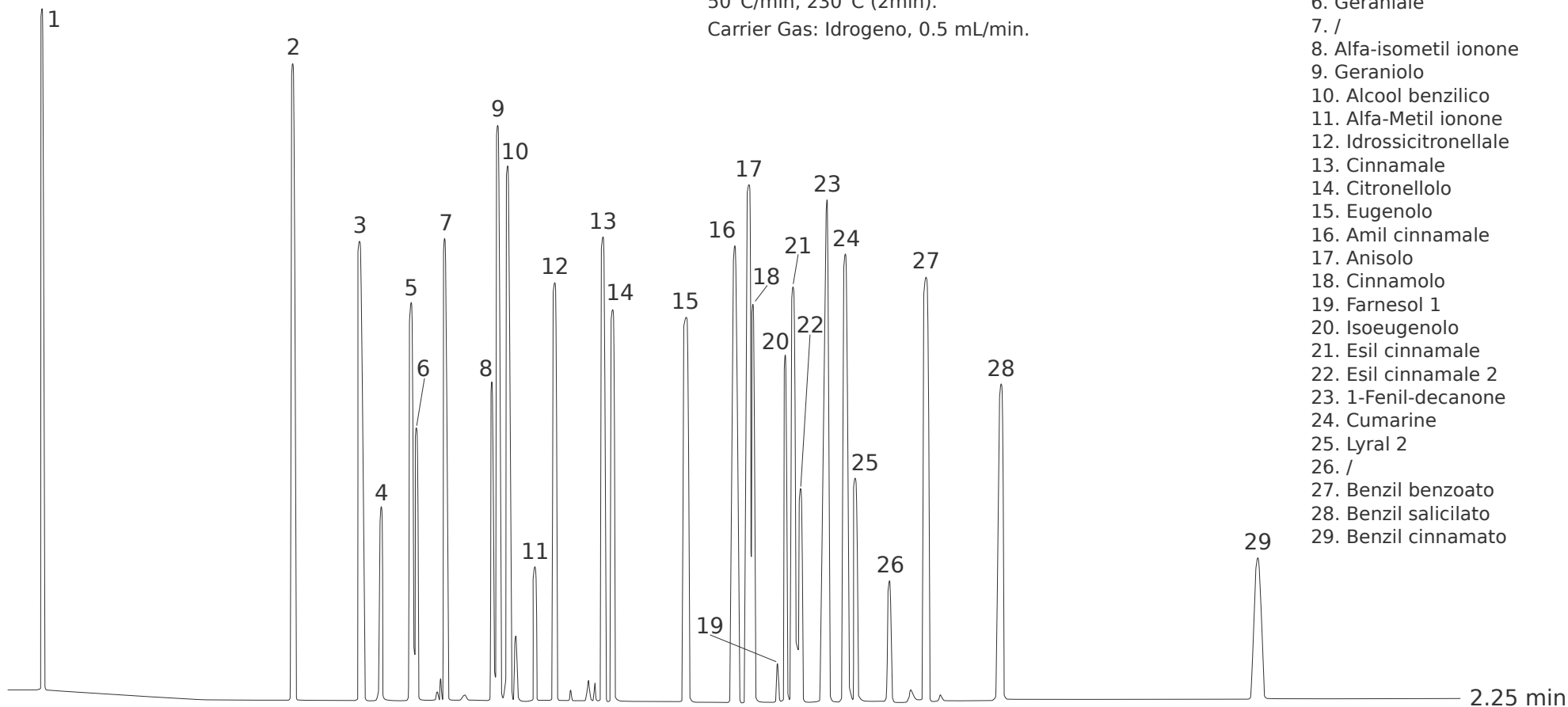

Cortese concessione di: Prof. C.Bicchi, C.Brunelli et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.

