



## Composti Clorurati in Acqua

Colonna: **MEGA-DAI 1 - 0.32mm, 5.00µm, 30m**

Codice Catalogo: C-DAI1-032-500-30

**Le colonne MEGA-DAI (Direct Aqueous Injections) sono appositamente studiate per l'introduzione di miscele acquose, riducendo così al minimo la preparazione del campione.**

### Condizioni:

Iniezione: On-Column.

Detector: ECD 300°C, gas di makeup Azoto 50mL/min.

Programma di temperatura: 104°C isoterma.

Carrier Gas: Idrogeno, 0.8mL/min.

### Identificazione:

1. Cloroformio
2. Metil-cloroformio
3. Carbonio tetracloruro
4. Trielina
5. Tetracloroetilene

