

Delta-Lattoni

Separazione chirale con colonne MEGA-DEX

Colonna: **MEGA-DEX DAC Beta - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m**

Codice Catalogo: DEX-DAC-B-025-025-25

Condizioni:


Iniezione: Split 250°C, 0.5 μ L, 1:50 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1mg/1mL per ogni
componente in n-Esano.

Contattaci per avere maggiori informazioni.

Identificazione:

1. (+/-) Delta-Ottalattone
2. (+/-) Delta-Nonalattone
3. (+/-) Delta-Decalattone
4. (+/-) Delta-Undecalattone
5. (+/-) Delta-Dodecalattone

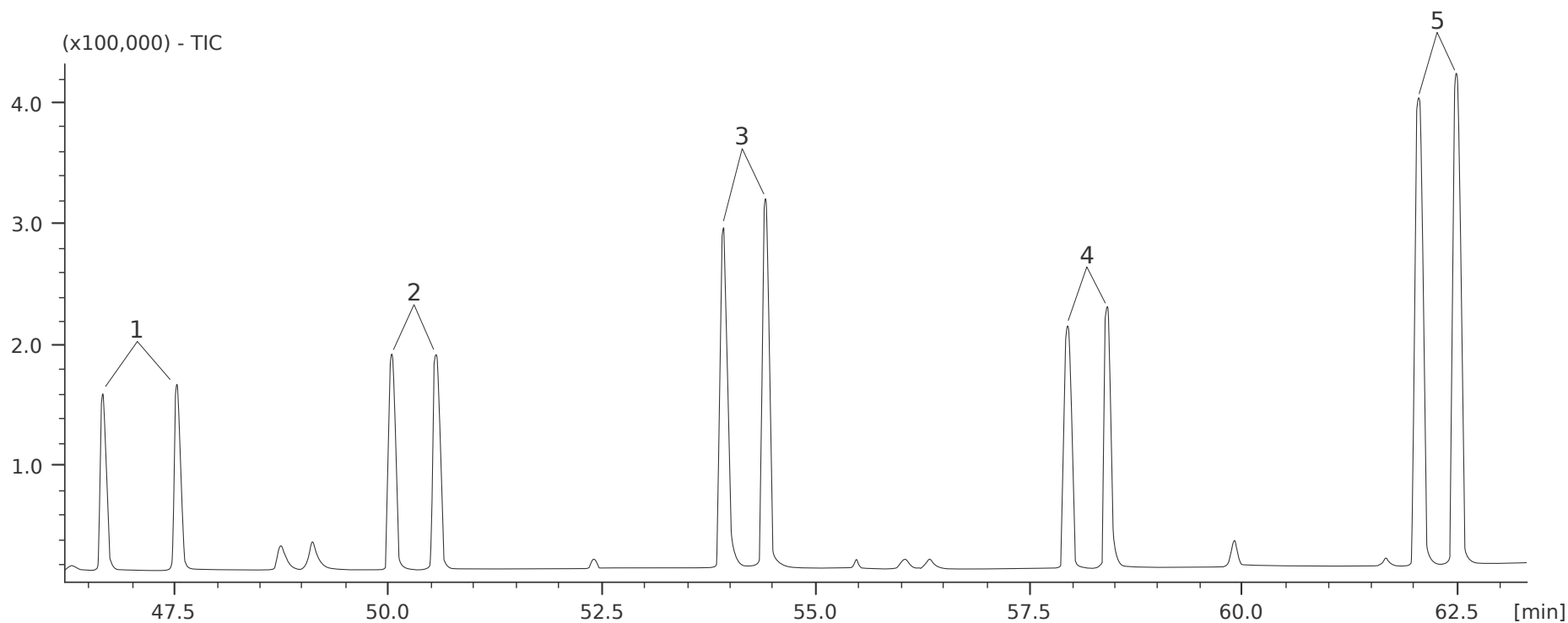

Cortese concessione di: Prof. C.Bicchi, C.Cordero et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.

