



Cortese concessione di: Dott. C. Mariani - Stazione Sperimentale Oli e Grassi, Via Giuseppe Colombo 79 - Milano.

Trigliceridi - Olio di Nocciola con colonna MEGA-LAP

Colonna: **MEGA-LAP - 0.32mm, 0.10µm, 25m**

Codice Catalogo: C-LAP-032-010-25

MEGA-LAP (Lipid Analysis Phase) è una fase stazionaria studiata per le analisi di Lipidi, Steroli e Trigliceridi saturi ed insaturi. Stabile fino a 370°C.

Condizioni:

Iniezione: Split 300°C, 1.0µL, 1:80 rapporto di Split.

Detector: FID 300°C.

Programma di temperatura: 120°C, 5°C/min, 330°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 2mL/min.

Identificazione:

1. PPO
2. POS
3. POO
4. PLO + OOPo
5. PLL + PoOI
6. 800
7. OOO
8. OOL
9. OOL
10. LLL

